

Customer Information Aid

Autoclaving Goggles



BioClean BCAH 護目鏡蒸氣高壓滅菌袋使用方式建議



滅菌袋請洽詢澤和科技

護目鏡正確滅菌步驟

為了避免在高壓蒸氣滅菌過程中造成鏡片的損傷，我們建議遵循以下程序。



- 1** 鏡片需垂直放置在蒸氣高壓滅菌袋中（圖A）保持護目鏡垂直可防止任何水凝物在鏡片上。不應將護目鏡水平放置（圖B）或面朝下放置（照片C）在蒸氣高壓滅菌袋中。



- 2** 需確保蒸氣高壓滅菌袋體積夠大，避免水氣凝結在鏡片和塑料部分。建議使用不發塵的T40L2535滅菌袋。

- 3** 將蒸氣高壓滅菌袋透明面朝下，保持護目鏡垂直（圖E），否則會有水氣凝結在袋中。滅菌袋不應該立放（圖F）。

TseTech

澤和科技股份有限公司
TSE Technologies Corp.

總公司地址：台北市內湖區新湖二路19號2樓

電話：02-2795-5856

傳真：02-2795-5756

服務信箱：sales@tsetech.com.tw

公司網站：www.tsetech.com.tw